

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود	
بخش: آزمایشگاه	دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه روتاتور V.D.R.L	
<p>توجه: هنگام تنظیم دور به ضریب درج شده داخل دفترچه دستگاه توجه نمائید.</p> <p>شروع بکار دستگاه: در حالت آماده بکار و یا هر یک از منوهای تنظیم دستگاه با فشردن ولوم دستگاه و نگه داشتن آن برای مدت حدود ۳ ثانیه کلمه Start نمایش داده میشود و دستگاه شروع بکار خواهد نمود. در این حالت دستگاه بصورت پیوسته مقادیر جاری تایمر و دور را نمایش خواهد داد. در این صورت غیر فعال بودن هر یک از پارامترها مقدار نمایش داده شده برای همان پارامتر بصورت Off خواهد بود.</p> <p>توقف پروسه در حال اجرا: هنگام اجرای پروسه با فشردن ولوم دستگاه و نگه داشتن آن برای مدت ۳ ثانیه کلمه Stop نمایش داده می شود و دستگاه به حالت آماده بکار خواهد رفت.</p> <p>تنظیم مقادیر هنگام اجرای پروسه: مقادیر تایمر هنگام اجرای پروسه قابل تغییر نمی باشد ولی مقدار دور هنگام اجرای پروسه قابل تنظیم میباشد. بدین منظور زمانی که دستگاه Start شده و در حال کار میباشد. هنگامی دستگاه دور موتور را نشان میدهد یکبار ولوم را فشار داده و رها کنید سپس مقدار دلخواه را وارد نموده و دکمه ولوم را یکبار فشار دهید. بعد از تنظیم مجدد دور، دستگاه به حالت جاری برگشته و با دور تنظیم شده جدید کار خواهد کرد.</p> <p>عملکرد تایمر: هنگام اجرای پروسه و در صورت فعال بودن تایمر، تایمر بصورت معکوس شمارش خواهد نمود و پس از طی مدت زمانی تنظیمی دستگاه با نواختن آلامر پایان کار را اعلام نموده و بحالت آماده بکار خواهد رفت.</p> <p>عملکرد کنترل دور: کنترل دور در دستگاه بصورت افزایش پلکانی خواهد بود. به این معنی که در صورت اجرای پروسه، دور موتور دستگاه به تدریج از مقدار مینیمم به مقدار تنظیمی خواهد رسید.</p> <p>قطع برق هنگام اجرای پروسه: در صورت قطع برق هنگام اجرای پروسه و وصل مجدد آن دستگاه به حالت آماده بکار خواهد رفت.</p>		